

✨ マクハリ通信、第1回スタート！ ✨

記念すべき今回は、「グリスコックの操作方法」を特集します！
これから不定期ではありますが、研究者の皆さんに役立つ情報をお届けしていきますので、楽しみに！

さて、突然ですが… 皆さんは普段、コックをどのように操作していますか？
装置を導入したばかりの頃は慎重に扱っていたのに、いつの間にか自己流になっていませんか？

例えば…

- ◆ 片手で回している
- ◆ ヒートガンでしっかり温めずに回している

こんな操作、ついやってしまっていないか？ 🌀
特に寒い時期は、誤操作による破損が増えるので要注意です！

「ちょっと心当たりがあるかも…」という方へ
この機会に、正しい操作方法をおさらいしましょう！


✅ 正しいコックの操作 3つのポイント

- ① コック栓をヒートガンでしっかり温める
寒い時期はグリスが固くなります。ヒートガンでよく温めて柔らかくしてから操作しましょう。固いまま回すと、コック栓や配管を破損するリスクがあります。



② 逆手でコックのマクラを押さえる

温めた後、コックが十分に冷めたら、利き手とは反対の手 でコックのマクラを包み込むように支えます。

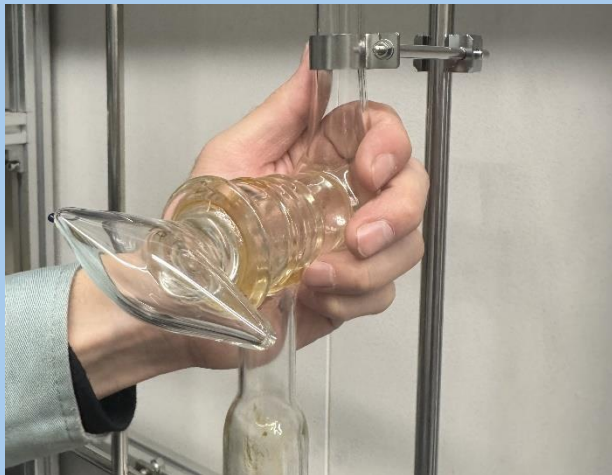

③ 利き手でコックをゆっくり回す

コック栓をマクラ方向に軽く押し込みながら、ゆっくり回します。無理に力を入れないのがポイント！



この3つを意識するだけで、破損やリークを防ぎ、装置の寿命を延ばす ことができます！

ぜひ、正しい操作を心がけて、安全 & 正確に使ってくださいね ✨

次回もお楽しみに！ 🧰 😊

有限会社 幕張理化学硝子製作所

Tel:043-301-5013 HP: <https://www.makuhari-rika.co.jp/>